

	Јавна здравствена установа Болница „Свети Врачеви“ Бијељина Српске војске 53			ОП-10-032
Упутство за коришћење опреме SSW-150/2V-Vims Elektrik				
Страна 1 од 2	Издање:	Важи од:	Одобрио	Копија број
	2	2023-03-22	мр пх Анђела Митровић руководилац Службе за хематолошку и биохемијску дијагностику	Е

1. НАЗИВ ОПРЕМЕ

Стерилизатор SSW-150/2V-Vims Elektrik.

2. РЕФЕРЕНТНА ДОКУМЕНТА

(позивање на изворна документа на основу којих се упутство формира)

Упутство за коришћење стерилизатора- Vims.

3. НАМЈЕНА ОПРЕМЕ

Рутинско сушење и стерилизација.

4. ЗАХТЈЕВАНИ УСЛОВИ СРЕДИНЕ

- површина носача мора бити довољно јака
- апарат мора бити на равној и водоотпорној површини
- довољно простора за вентилацију
- без контакта са водом и течностима
- просторија без запаљивих и експлозивних гасова
- без директног излагања сунчевој свјетлости
- околина без прашине

5. ПОСТУПАК ПРИКЉУЧЕЊА ОПРЕМЕ

Сервисер за стерилизатор, позиционира, прикључи и инсталира инструмент према упутствима произвођача.

6. МЈЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ ПРИЛИКОМ РУКОВАЊА И КОРИШЋЕЊА

- не додиривати површине стерилизатора током рада;
- не манипулисати са запаљивим супстанцама;
- у случају просипања билошког материјала или хемијски опасних супстанци, морају се спровести поступци деконтаминације.

7. РУКОВАЊЕ ОПРЕМОМ

- Укључити зелени прекидач за напајање, који ће засвијетлити.
- Терморегулатор на горњем и доњем дисплеју, блица одређене цифре, затим ће се на горњем дисплеју појавити тренутна температура у стерилизатору, а на доњем задата температура за стерилизацију.
- Притискивањем дугмета ▼, на горњем дисплеју се појављује се *Stev* (вријеме стерилизације), а на доњем вријеме стерилизације и тада се може повећавати или смањивати вријеме стерилизације.

Болница Бијелина	Страна 2 од 2	Издање:	Важи од:	ОП-10-032
		2	2023-03-22	

- Притискивањем дугмета ▲ појавиће се ознака $SP^{\circ}C$ (задата температура), а на доњем дисплеју ће се појавиће се задата температура за стерилизацију и тада се може повећавати или смањивати температура стерилизације.
- Након задавања вриједности температуре и времена, притиснути црвени прекидач.
- чиме се укључује гријач и стерилизација почиње.
- Када се на горњем дисплеју достигне задата температура, на доњем почиње одбројавање времена и након одрађеног времена исписује се *END* (крај стерилизације).
- За поновно стартовање притиснути тастер *M* и на доњем дисплеју се појављује *StoP*. Другим притискањем *idle* (мировање). Трећим се исписује задата температура, а четвртим вријеме стерилизације.
- За поновну стерилизацију преко тастера *M* на доњем дисплеју задати температуру стерилизације и притиснути црвени прекидач.

8. ПОСТУПАК ОДРЖАВАЊА

8.1 Интерно одржавање

Прије чишћења искључити стерилизатор из утичнице. Површине се чисте влажном крпом и комерцијалним детерџентима који не садрже хлориде или киселине или алкохолним раствором. Извршити чишћење што је брже могуће и након тога пребристи влажном крпом и посушити.

8.2 Екстерно одржавање

Периодично, у оквиру редовних сервиса овлаштени сервисери одржавају апарат, али и ванредно, у случају кvara, у складу са ПР-10-014: *Процедура превентивног и корективног одржавања опреме и објекта*.

9. ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ КВАРА ИЛИ НЕПРАВИЛНОСТИ У РАДУ

9.1 Мјере које може предузети овлашћени руковалац

Руководилац и одговорни биохемичар покушавају прво отклонити неправилност у складу са својим могућностима, самостално или у координацији са сервисером. Уколико се тај процес не спроведе успјешно, руководилац контактира овлашћеног сервисера да у што краћем року стави опрему у функцију. Опрема се до стављања у функцију, означава као неисправана.

9.2 Мјере које спроводи овлашћени сервисер

Овлаштени сервисер отклања кварове и неправилности у раду које биохемичар није успио, према инструкцијама произвођача.

10. ПОСТУПАК ДЕКОНТАМИНАЦИЈЕ ОПРЕМЕ

Прије деконтаминације искључити стерилизатор из утичнице. Унутрашња комора се може очистити и комерцијалним детерџентима који не садрже хлориде или киселине или алкохолним раствором. У случају просипања билошког материјала извршити деконтаминацију употребом дезинфицијенаса, након чега се комора мора добро вентилирати и посушити, како би се елиминисали експлозивни гасови; у случају веће контаминације, извадити дијелове коморе, очистити, стерилисати, аутоклавирати или замијенити.