

	Јавна здравствена установа Болница „Свети Врачеви“ Бијељина Српске војске 53			ОП-10-029
Упутство за опрему WTC 2000 Precision Balances, Radwag				
Страна 1 од 2	Издање:	Важи од:	Одобрио	Копија број
	1	2023-12-18	мр пх Анђела Митровић руководилац Службе за хематолошку и биохемиску дијагностику	Е

1. НАЗИВ ОПРЕМЕ

Техничка вага WTC 2000 Precision Balances, Radwag.

2. РЕФЕРЕНТНА ДОКУМЕНТА

(позивање на изворна документа на основу којих се упутство формира)

Start up Guide: Precision balances.

User Manual: WTC 2000 Precision Scale.

3. НАМЈЕНА ОПРЕМЕ

Мјерења масе чврстих супстанци и течности.

4. ЗАХТЈЕВАНИ УСЛОВИ СРЕДИНЕ

- стабилна и равна подлога;
- вагу користити у просторији у којој је температура у опсегу од 0-40°C;
- релативна влажност ваздуха испод 80%
- без директног излагања сунчевој свјетлости и влаги;
- без наглих промјена температуре;
- мјесто за вагу удаљено од врата, прозора;
- без вибрација и магнетног зрачења;
- без излагања агресивним хемикалијама.

5. ПОСТУПАК ПРИКЉУЧЕЊА ОПРЕМЕ

Вага се инсталира и прикључује према упутствима произвођача.

6. МЈЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ ПРИЛИКОМ РУКОВАЊА И КОРИШЋЕЊА

- вага мора бити инсталирана на сувом мјесту са добром вентилацијом на коме нема прашине, без излагања вибрацији, директној сунчевој свјетлости и великим варијацијама у температури,
- заштити адаптер од додира са водом,
- користи вагу у безбједним условима средине.

7. РУКОВАЊЕ ОПРЕМОМ

- Укључити вагу у струју.
- Вагу упалити кратким притиском на дугме „ON/OFF“.
- Провјерити да ли је вага нивелисана. Либела се налази на предњем лијевом дијелу ваге, а уравнотежује се помоћу ногица ваге.
- Нулирати (тарирање без предмета) вагу притиском на типку „→0←“ и сачекати да се на екрану појави 0,000 g.

Болница Бијељина	Страна 2 од 2	Издање:	Важи од:	ОП-10-029
		1	2023-12-18	

- Поставити посуду за вагање на вагу и притиснути типку „→T←“, како би се поништила маса која потиче од посуде.
- Одмјерити узорак у посуду и вагати масу.
- Искључити вагу притиском на дугме „ON/OFF“.

8. ПОСТУПАК ОДРЖАВАЊА

8.1 Интерно одржавање

Прије чишћења искључити вагу из струје. Површина ваге се брише крпом и благим детерџентима. Површине треба осушити непосредно након чишћења меканом крпом.

8.2 Екстерно одржавање

Периодично, у оквиру редовних сервиса овлаштени сервисери одржавају апарат, али и ванредно, у случају кvara, у складу са ПР-10-014: *Процедура превентивног и корективног одржавања опреме и објеката.*

9. ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ КВАРА ИЛИ НЕПРАВИЛНОСТИ У РАДУ

9.1 Мјере које може предузети овлашћени руковалац

Руководилац и одговорни биохемичар покушавају прво отклонити неправилност у складу са својим могућностима, самостално или у координацији са сервисером. Уколико се тај процес не спроведе успјешно, руководилац контактира овлашћеног сервисера да у што краћем року стави апарат у функцију. Апарат се до стављања у функцију, означава као неисправан.

9.2 Мјере које спроводи овлашћени сервисер

Овлаштени сервисер отклања кварове и неправилности у раду које биохемичар није успио, према инструкцијама произвођача.

10. ПОСТУПАК ДЕКОНТАМИНАЦИЈЕ ОПРЕМЕ

У склопу деконтаминације опреме врши се чишћење површина уређаја лабораторијским дезинфицијенсима и памучном крпом.